



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

替米考星免疫胶体金快速检测卡 使用说明书

【产品简介】

本产品用于快速检测原奶（生鲜乳）中的替米考星残留，整个检测过程只需要 20 分钟左右，检出限为 50 μ g/kg（ppb）适用于各类企业及检测机构。

【产品组成】

替米考星免疫胶体金快速检测试剂板
说明书（1 份/盒）


【需使用但未提供的试剂、器具】

加热器、微量移液器

【操作步骤】

- 1、撕开替米考星免疫胶体金快速检测试剂板包装，取金标微孔。
- 2、(实验环境的温度必须 20 度以上.冷冻过的原奶,明显出现颗粒的,容易导致跑板不完全，此时必须使用加热器或者离心取中间层样本进行检测)
- 3、用移液枪取 0.2ml 生乳于金标微孔中，2 分钟后用滴管吹打生乳，使微孔中的金和生乳充分混匀，将混匀的生乳用滴管全部滴加到试剂板的加样孔中，开始计时。
- 4、8~10 分钟后判读结果。

【结果判断】

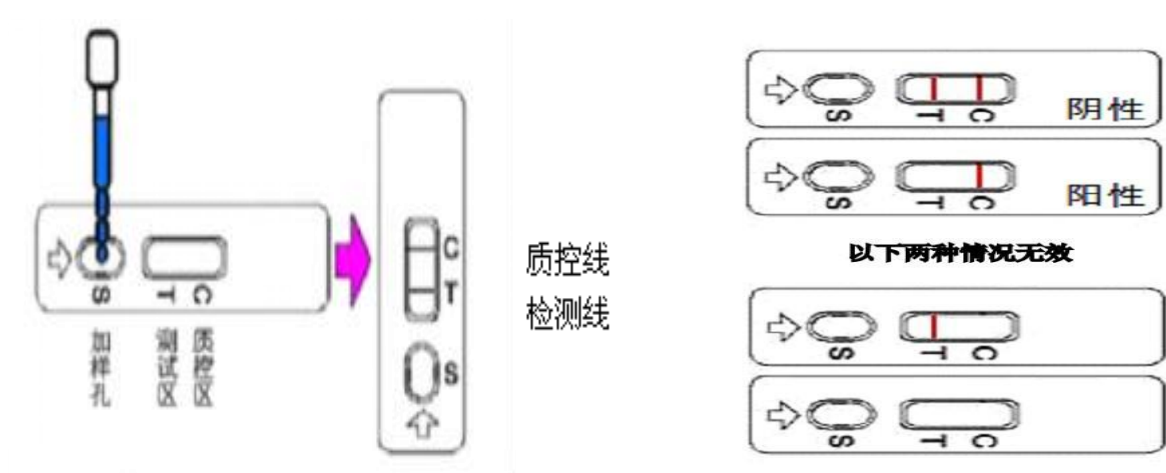



山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences & Technology Co.,Ltd.

阴性（-）：C、T 线均清晰出现，表示样品中不含有替米考星或其浓度低于检测限

阳性（+）：C 线出现，T 线不出现或若隐若无，则表示样品中替米考星浓度高于或等于检测限。

无 效：未出现 C 线，可能操作不当或试剂板已失效。应再次阅读说明书，并用新的试剂板重新测试。

【注意事项】

- 1、试验中所使用的水必须是去离子水或双蒸水，未列入的被检样本请致电技术服务。
- 2、阳性结果时应按法定程序分瓶封装样品用于确证法检测；
- 3、检测时避免阳光直射和电风扇直吹；
- 4、尽量不要触摸检测卡中央的白色膜面；
- 5、滴管不可混用，以免交叉污染；
- 6、试验遇到的任何问题，请与供应商联系。

【贮存温度】

4℃~30℃避光保存，切勿冷冻。

【有效期】

12 个月。

【生产日期及批号】 详见包装袋。